







纤维测定仪测定花生壳中的纤维素、半纤维素及木质素含量

1 前言

花生壳即为花生的果壳。花生壳在农村很常见,大多数农民都把它们当垃圾处理,有的直接烧掉,还有的甚至直接扔掉,没能把花生壳利用好,非常浪费。植物身上都是宝,经过科学的处理,会给农民带来更多的收益。花生壳中含有将近60%的粗纤维,居粗饲料之首。经饲料发酵剂发酵处理后的花生壳,其营养价值和消化率都大大提高,适于有一定规模的养殖场采用。

本实验将使用采用范氏(Van Soest)的洗涤纤维分析法使用 F800 纤维测定仪对花生壳中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。

2 仪器与试剂

2.1 仪器

F800 纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL 量筒;干燥器。

2.2 试剂

实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 十二烷基硫酸钠($C_{12}H_{25}NaSO_4$);乙二胺四乙酸二钠($C_{10}H_{14}N_2O_8Na_2 \cdot 2H_2O$);四硼酸钠 ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$);无水磷酸氢二钠(Na_2HPO_4);乙二醇乙醚($C_4H_{10}O_2$);正辛醇($C_8H_{18}O$,消泡剂);丙酮(CH_3COCH_3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵($C_{19}H_{42}NBr,CTAB$);石油醚($60 \sim 90 ^{\circ}C$); 盐酸;滤器辅料:硅藻土(在 $500 ^{\circ}C$ 下灰化 1h,放入坩埚内)。

中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液): 称取 18.6g 乙二胺四乙酸二钠







(C₁₀H₁₄N₂O₈Na₂•2H₂O)和 6.8g 四硼酸钠(Na₂B₄O₇•10H₂O),放入 100mL 烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入 30g 十二烷基硫酸钠(C₁₂H₂₅NaSO₄)和 10mL 乙二醇乙醚(C₄H₁₀O₂);称 取 4.56g 无水磷酸氢二钠(Na₂HPO₄)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入 1000mL 容量瓶并用水定容。此溶液 pH 值 6.9~7.1(pH 值一般不用调整)。

酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液): 称取 20gCTAB 溶解于 1000mL1.00mol/L 硫酸(1/2H₂SO₄)溶液中, 搅拌溶解。

3 实验方法

3.1 样品制备

将样品进行粉碎,精确称取样品约 1g(记为 m),放入灰化好并带有硅藻土的坩埚(记为 m_1)内。

3.2 中性洗涤剂消煮

消煮管内添加 100mL 中性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min,抽滤并洗涤数次至无泡沫。

3.3 洗涤

使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。

3.4 干燥

放入干燥箱内,以 130℃烘干至少 2h,冷却称重 m₂。

3.5 酸性洗涤剂消煮

消煮管内添加 100mL 酸性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min,抽滤并洗涤数次至无泡沫。

3.6 洗涤







使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,浸润5min,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。

3.7 干燥

放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h,冷却称重 m3。

3.8 消解

在冷浸提装置中用 12mol/L 的硫酸溶液消解 3h,并抽滤,洗涤至中性。

3.8 干燥

放入干燥箱内,以105℃烘干至少4h,冷却称重 m4。

3.9 灰化

在马弗炉中 500℃±25℃灰化 2h,或者灰化至恒重,冷却称重为 m5。

4 结果与讨论

4.1 实验结果

半纤维素%=
$$\frac{m_3 - m_2}{m} \times 100$$

纤维素%= $\frac{m_4 - m_3}{m} \times 100$
木质素%= $\frac{m_5 - m_4}{m} \times 100$

样品	样品重量 g	半纤维素含量%	均值%	纤维素含量%	均值%	木质素含量%	均值%
花生壳	0.9534	14.07	14.00	46.41	46.30	32.21	32.29
	0.9876	13.96		46.28		32.32	
	0.9984	13.97		46.21		32.34	









4.2 结论

本次测试的花生壳样品半纤维素含量为 14.00%, 纤维素含量为 46.30%, 木质素含量为 32.29%。《GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定》、《NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定》及《GB/T 20805-2006 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》中对于重复性规定:每试样称取两个平行样进行测定,取平均值为分析结果,允许相对偏差≤3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。

参考文献

- [1] GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S].
- [2] NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S].
- [3] GB/T 20805-2006 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定[S].

注意事项

此样品在抽滤过程中易形成滤饼,使抽滤较难进行,因此应适时采用反吹功能将滤饼打散,并增加抽滤时间。